

重 要

必ず最初にお読み下さい

下記、方法は当社が推奨する使用方法ではありません。

組み込み機器等に使用し特別に安全性を確保した場合に限り、設定の変更を実行者の責任により行って下さい。

本設定による事故や損害の一切の責任は実行者が負うものとします。また、本設定による故障は、保証期間でも有償とさせていただきます。

上記にご了解頂ける場合のみ本設定を実行してください。ご了解頂けない場合は絶対に本設定を実行しないでください。

新東科学株式会社

●Err3 解除方法（裏設定）



●起動時の設定切替え

- ①モータ回転時に「正逆タイマーボタン」「OFF タイマーボタン」を 5 秒間同時押しする。
- ②液晶に現在の設定状態が表示される。(表設定の場合 ST1 と表示)
- ③もう一度「正逆タイマーボタン」「OFF タイマーボタン」を 5 秒間同時押しする。
- ④設定状態が変更され液晶に現在の設定状態が表示される。(裏設定の場合 ST2 と表示)
- ④ボタンを離すと通常画面に戻る。

※裏設定になっている場合画面右下に・が表示される。